



## MODE OPERATOIRE POUR PRELEVEMENT D'EAU DE FONTAINE REFRIGERANTE

### 1) MATERIEL

- Flacons stériles de 500 ml distribués par le laboratoire d'Hygiène Hospitalière
- Feuille de renseignement

### 2) TECHNIQUE



- Avant de prélever, laisser couler l'eau ***impérativement*** pendant 2 minutes
- Se laver les mains : lavage antiseptique
- Ouvrir le flacon en ne touchant pas l'intérieur du goulot
- Prélever au minimum 300 ml d'eau. Fermer la bouteille
- Inscrire sur le flacon le nom du point d'eau, la date du prélèvement
- Ne pas oublier le numéro d'inventaire (INDISPENSABLE POUR L'ENREGISTREMENT INFORMATIQUE) et le numéro d'UF sur le bon accompagnant le flacon**
- Acheminer le flacon le plus vite possible au laboratoire d'Hygiène Hospitalière (plateforme de Biologie, Hôpital de la Cavale Blanche) impérativement avant 12 heures.
- Renseigner la fiche accompagnant le flacon en indiquant le numéro d'inventaire de la fontaine.

***En cas d'impossibilité de pratiquer le prélèvement à la date prévue, merci de contacter le laboratoire au poste 45331 ou 45335.***